

病理組織保存固定液

医薬用外劇物

# 中性緩衝ホルマリン水10・20

Formalin Neutral Buffer Water 10・20

【成 分】	中性緩衝ホルマリン水10
成 分 (100mL中)	ホルマリン(ホルムアルデヒド35.0～38.0%) 10mL リン酸二水素ナトリウム 0.4g 無水リン酸一水素ナトリウム 0.65g 精製水 適量 [ホルムアルデヒド3.9%、メタノール0.8%含有]
【成 分】	中性緩衝ホルマリン水20
成 分 (100mL中)	ホルマリン(ホルムアルデヒド35.0～38.0%) 20mL リン酸二水素ナトリウム 0.4g 無水リン酸一水素ナトリウム 0.65g 精製水 適量 [ホルムアルデヒド7.8%、メタノール1.6%含有]

【性 状】 無色澄明の液で、わずかにホルムアルデヒドのにおいがある。pH：約7

【危 険】



【危険有害性情報】 ● 飲み込むと有害 ● 皮膚に接触すると有毒 ● 吸入すると生命に危険 ● 皮膚刺激 ● 強い眼刺激 ● 吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ ● アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ ● 遺伝性疾患のおそれの疑い ● 発がんのおそれ ● 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ ● 神経系、呼吸器、視覚器、全身毒性の障害 ● 長期又は反復ばく露による呼吸器、中枢神経系、視覚器の障害 ● 水生生物に毒性

【労働安全衛生法に基づく表示】

- 注意事項
1. 取扱い作業場所には、局所排気装置を設けてください。
  2. 容器から出し入れするときは、こぼれないようにしてください。
  3. 取扱い中は、必要に応じ防毒マスク又はホースマスク、保護手袋等を着用してください。
  4. 取扱い後は、手洗いを十分行ってください。
  5. 眼、皮膚に付着した場合は、速やかに多量の水で十分洗ってください。
  6. 一定の場所を定めて貯蔵してください。

【注 意】

- 試験研究用以外には使用しないでください。
- 廃棄の方法は毒物及び劇物取締法第15条の2に従ってください。

【包 装】

中性緩衝ホルマリン水10：500mL、5L、20L  
中性緩衝ホルマリン水20：500mL、5L、20L